

7 Korrekt vevsprøvetaking

Etter påsetting forblir merket i øret mens nåla med vevsprøven sitter fast i tanga. Vevsprøven er inne i nåla.




Hvis et rosa kryssformet stempel er synlig inne i nåla etter prøvetaking, er nåla tom og vevsprøven ikke tatt. Da må du klippe av og ta ut merket fra øret, kaste hele merkesettet og ta en ny prøve med et nytt merkesett.

Dersom det rosa stampelet ikke er synlig, er vevsprøven i orden.



8 Fest plastrøret utenpå nåla

Sett det tilhørende røret godt ned i hulldelsholderen i tanga, med forseglinga opp.

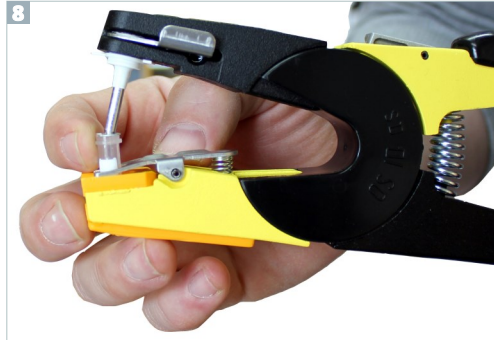

Om nødvendig, skyv litt på røret med fingeren slik at nåla treffer røret. Klem sammen tanga godt til du hører et klikk.

Nå er nåla på plass i røret.

NB: Det er viktig å holde tanga med den svarte kjeven opp under hele prosessen, Hvis ikke, kan noe av konserveringsvæsken i røret renne ut.

Vedlikehold av tanga

Hold tanga ren mellom hver gang den brukes. Bruk gjerne en oljespray eller lignende for vedlikehold, særlig før lagring av tanga.

9 Ta ut røret fra tanga

Kontroller at nåla er godt festa i plast-røret. Hold inn låseknappen på den svarte kjeven i tanga og trekk ut rør-nål-enheten.



10 Ferdig vevsprøve

Den ferdige vevsprøven, som består av røret med nåla inni, er nå klar for sending til BioBank.

Selve vevsprøven ligger inne i nåla.



11 Skriv ned numre

Notér ned individnummeret og/eller kåringsnummeret på dyret og det 6-sifrede nummeret på GS-merket på skjemaet du har fått tilsendt fra NSG

12 Registrer prøven på nett

Gå inn på www.saueavl.nsg.no og kople individnummeret og/eller kåringsnummeret på dyret og det 6-sifrede nummeret på GS-merket.

13 Mellomlagring

Oppbevar prøven i kjøleskap fram til forsendelse.

14 Pakking og forsendelse

Flere rør kan sendes samtidig. Legg rørene i lynlåsposen du har fått tilsendt, sammen med utfylt prøvetakings-skjema.

Fyll også ut informasjon på baksida av konvoluttene.

Legg posen i ferdig frankert retur-konvolutt og send til:

BioBank AS
 Holsetgata 22
 2317 Hamar

Slik gjør du det:

- Les prøvetakingsinstruksen
- Sett i GS-merket og sjekk at vevsprøven er med i prøverent
- Før opp nummer på GS-merket på riktig dyr på leggeskjemaet
- Legg prøven(e) i lynlåsposen
- Reguler nr på GS-merket på riktig dyr i NSG's avlsskema på Internett
- Legg lynlåsposen med prøven og utfylt leggeskjema i returkonvolutt
- Send prøvene avlagt (ikke trosser) i et returkonvolutt postges

Oversikt over mottatte GS-merker (oppgi antall):

- Mottatte merker: _____
- Returerte prøver: _____
- Prøver som returneres: _____
- Østingskassette merker: _____
- Utenlystede merker - KASTET: _____

Avsender:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer/post: _____

Mobiltel: _____